

保証書

株式会社 カスタム

保証規定

本器は当社基準に基づく検査により合格したもので、下記の保証規定により保証いたします。

1. 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じた場合は無償で修理いたします。

2. 本保証書は、日本国内でのみ有効です。

3. 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除外いたします。

a 不適当な取扱い、使用による故障

b 設計仕様条件等を越えた取扱い、または保管による故障

c 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修理に起因する故障

d その他当社の責任とみなされない故障

型番	TM19/TM-20	シリアルNo.	
保証期間 年 月 日 より1ヵ年			
お客様	お名前 様		
	ご住所		
	電話番号		
販売店	住所・店名		

販売店様へ お手数でも必ずご記入の上お客様へお渡しください。

株式会社 カスタム

〒101-0021東京都千代田区外神田3-6-12

TEL (03) 3255-1117 FAX (03) 3255-1137

http://www.kk-custom.co.jp/

2010年5月改訂

4.操作方法

4-1.はじめに


- 本体裏の電池のカバーを矢印の方向へスライドして外します。
- 新しい電池を装填してください。
電池は2個とも上側を+にして、正しく装填してください。
- 電池の装填が終了したら、電池カバーを元の状態に戻してください。

4-2.操作方法

■TM-19

1.表示切替について

タイマーとして使用する際は、"TIMER1"ボタン①または"TIMER2"ボタン②を押して表示部を図1のタイマー表示にします。タイマー表示では右側に T1 及びT2が表示されます。
時計表示にする際は"TIMER/CLOCK"ボタン③を押して図2の時計表示にします。時計表示では上段が時計表示に、下段がカウントアップタイマー表示になります。

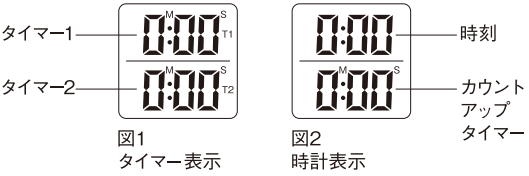

2.タイマー(カウントダウン)の使用方法

- 図1のタイマー表示にします。タイマーはT1とT2の2つのタイマーの設定が出来ます。
- タイマーの設定を行う時は"TIMER1"ボタン①を2秒間以上押すと、表示が点滅し設定モードになります。
- "+"ボタン④と"ー"ボタン⑤で希望の時間に設定します。設定は30秒単位で最大99分30秒迄設定可能です。1～29秒及び31秒～59秒の設定は出来ません。設定が終了したら、再度"TIMER1"ボタン①を押すと設定が完了します。
- タイマー2も使用する時は"TIMER2"ボタン②を押して同様に設定します。

タイマー 型番:TM-19/TM-20

取扱説明書

- タイマーをスタートさせる時は"TIMER1"ボタン①または"TIMER2"ボタン②を押します。T1とT2両方のタイマーを同時にスタートしたい場合は"START/STOP"ボタン⑦を押してスタートします。タイマーの設定がT1またはT2の片方だけの場合は"TIMER1"ボタン①(または"TIMER2"ボタン②)を押しても"START/STOP"ボタン⑦を押しても動作は同じになります。
- タイマーを途中で止める場合は"TIMER1"ボタン①または"TIMER2"ボタン②を押します。
- 設定時間になると、アラーム音が1分間鳴り続け、カウントアップを開始します。"TIMER1"ボタン①(または"TIMER2"ボタン②)か"START/STOP"ボタン⑦を押すとアラーム音が鳴り止みます。
- T1とT2両方のタイマーを同時にスタートさせた場合は、始めのタイマー時間でアラームが鳴り、アラームを止めた後、もう一つのアラーム時間になるとアラームが再度鳴ります。T1とT2のアラーム音は鳴り方が異なります。
- 再度スタートしたい時は"START/STOP"ボタン⑦を押すと、先に設定した時間が表示され、繰り返し使用できます。
- タイマーの設定をクリアーしたい時は、タイマーがカウントダウン(アップ)していない時に"CLEAR"ボタン⑥を押します。

3.時計の設定方法

- 図2の時計表示にします。
- "TIMER/CLOCK"ボタン③を2秒間以上押すと、表示が点滅し設定モードになります。"+"ボタン④と"ー"ボタン⑤で現在の時刻に設定します。長押しすると早送りできます。
- 設定が終了したら"TIMER/CLOCK"ボタン③を押すと設定が完了し、点滅が終了します。
- 裏の"12HR/24HR"スイッチで表示の切替えが出来ます。12HR表示にすると時刻の右にAMまたはPMが表示します。

4.タイマー(カウントアップ)の使用方法

- 図2の時計表示にします。
- "START/STOP"ボタン⑦を押すと下段の表示がカウントアップを始めます。
- 再度"START/STOP"ボタン⑦を押すと止まり、"CLEAR"ボタン⑥を押すと数値がクリアー出来ます。

このたびは、当社のタイマーをお求めいただきまして誠に有り難うございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用下さい。なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大切に保存されることをおすすめします。

安全にご使用いただくために

本器を安全にご使用いただくために、以下の事項をお守りください。
本文内の ⚡「危険」は、使用者が感電事故等を起こす可能性を避けるための記号です。また、⚠「警告」は、本器を長期間にわたって損傷を防ぎ良好な状態でご使用いただくための記号です。

⚡ 危険

ボタン電池は、幼児の手の届かない場所で交換、保管してください。あやまって飲み込む恐れがあります。
万が一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
使用済の電池は直ちに破棄してください。また、電池を加熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中へ入れないでください。

⚡ 危険

電池の交換は濡れた手では絶対に行わないでください。
感電及び本体故障の原因となります。


⚠ 警告

電池の交換のとき、基盤に付いているスプリング等を触らないでください。
電池の接触に支障をきたすことがあります。

■TM-20

1.表示切替について

"TIMER/CLOCK"切替ボタン④を押す毎に、タイマー表示(図3)と時計表示(図4)が切替わります。時計表示では上段が時計表示に、中段と下段がカウントアップタイマー表示になります。

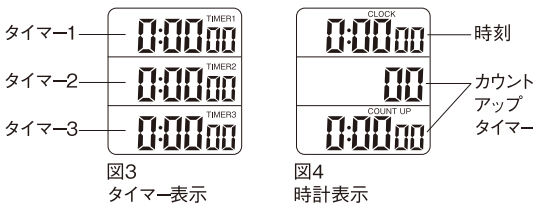

2.タイマー(カウントダウン)の使用方法

- 図3のタイマー表示にします。タイマーはTIMER1～TIMER3の3つのタイマーの設定が出来ます。
- タイマーの設定を行う時は"TIMER1"ボタン①を2秒間以上押すと、表示が点滅し設定モードになります。
- "HOUR"ボタン⑤、"MIN"ボタン⑥、"SEC"ボタン⑦、で希望の時間に設定します。長押しすると早送りできます。設定は1秒単位で最大19時間59分59秒迄設定可能です。設定が終了したら、再度"TIMER1"ボタン①を押すと設定が完了します。
- タイマー2,3も使用する時は"TIMER2"ボタン②、"TIMER3"ボタン③、を押して同様に設定します。
- タイマーをスタートさせる時は"TIMER1～3"ボタンを押します。TIMER1～TIMER3のタイマーを同時にスタートしたい場合は"START/STOP"ボタン⑨を押してスタートします。タイマーの設定がTIMER1～TIMER3の一つだけの場合は、"TIMER1～3"ボタンを押しても"START/STOP"ボタン⑨を押しても動作は同じになります。
- タイマーを途中で止める場合は"TIMER1～3"ボタンを押します。
- 設定時間になると、アラーム音が1分間鳴り続け、カウントアップを開始します。"TIMER1～3"ボタンが"START/STOP"ボタン⑨を押すとアラーム音が鳴り止みます。

1.概要

TM-19はタイマー設定を2種類まで、TM-20は3種類まで可能です。それぞれの設定を"個別スタート"と"同時スタート"が可能で様々な用途でご使用いただける大変便利なタイマーです。その他、12/24時間時計表示やカウントアップ機能も搭載しております。
・折りたたみ式スタンド付。
・マグネット付。

2.仕様

最大カウントダウンセット時間	99分30秒
最小カウントダウンセット時間	30秒
カウ ン ト ダ ウ ン	1秒単位
最大カウントアップ時間	99分59秒
カウ ン ト ア ッ プ	1秒単位
重 量	約65g (電池含む)
使用環境温度範囲	0～40℃
ブ ザ ー 音 量	約85dB
電 源	LR-44 (1.5V) ボタン電池×2個※
寸 法	W60×H100×D18mm
付 属 品	取扱説明書

最大カウントダウン設定時間	19時間59分59秒
最小カウントダウン設定時間	1秒
カウ ン ト ダ ウ ン	1秒単位
最大カウントアップ時間	19時間59分59秒
カウ ン ト ア ッ プ	1/100秒単位
重 量	約75g (電池含む)
使用環境温度範囲	0～40℃
ブ ザ ー 音 量	約85dB
電 源	LR-44 (1.5V) ボタン電池×2個※
寸 法	W60×H100×D18mm
付 属 品	取扱説明書

※本器に内蔵の電池は出荷時動作確認用です。初めてご使用いただく際には、必ず新しい電池と交換してください。

3.各部の名称

